



Fiche technique utilisation du logiciel Audacity version 1.3.béta unicode.

1. Paramétrage d'Audacity :

- Aller dans le menu Edition
- Ouvrir la boîte de dialogue Préférences
- Sélectionner :Périphériques, Entrée ligne et 2(Stéréo)

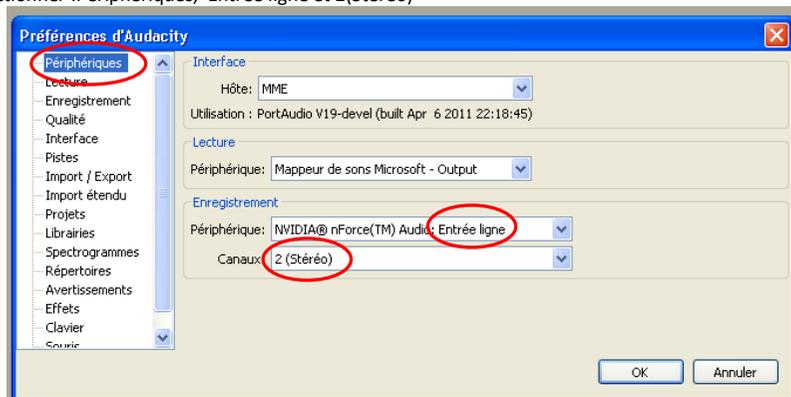

- En bas de l'écran dans le menu déroulant des données temporelles choisir hh:mn:ss + millisecondes

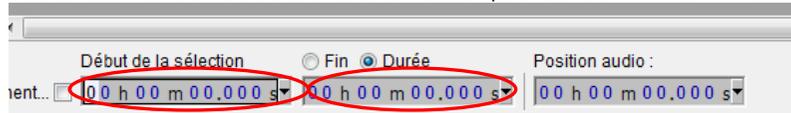


2. Enregistrement :

Disposition des capteurs : chaque capteur doit être placé contre le matériau au niveau duquel on va enregistrer la propagation des ondes, s'assurer que le capteur repose bien sur le matériau.

Attention !!!!! Ces capteurs sont fragiles il faut les manipuler avec précaution.

Barre de menu :

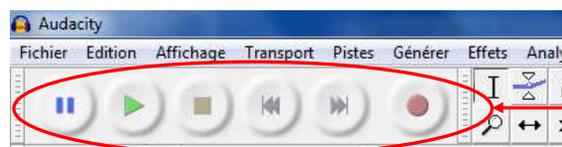


Outils d'enregistrement, successivement:

- pause
- lecture
- arrêt
- Aller au début
- aller à la fin
- enregistrement


3. Quelques fonctions utiles :

Outil de sélection :

- Permet de sélectionner une portion de l'enregistrement en utilisant la souris.

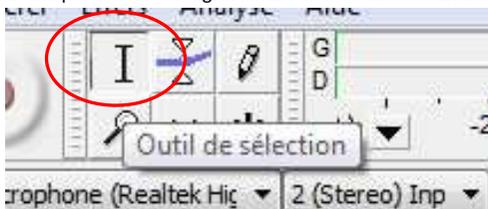


- Cette portion apparaît alors en grisé

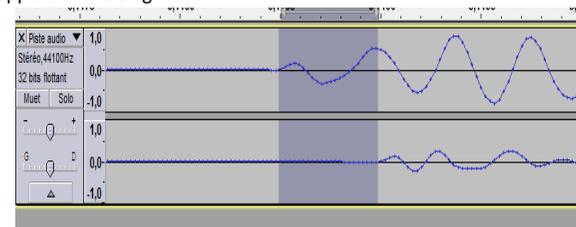

- On obtient alors directement la durée de la portion sélectionnée si on a choisi l'option durée en bas de l'écran



- Si le temps est inférieur à la milliseconde il faut alors lire directement le temps sur l'échelle de l'enregistrement

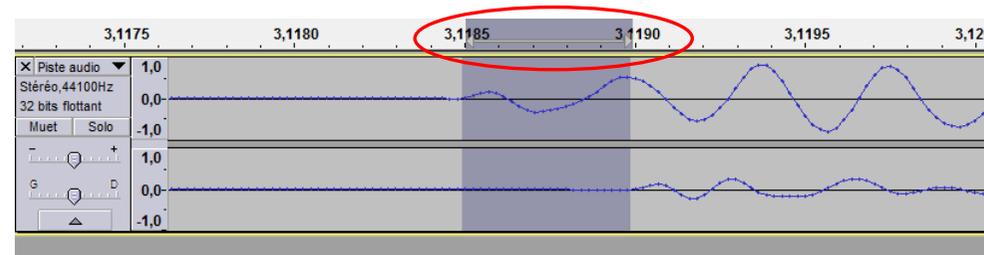

Si l'amplitude de l'enregistrement est faible :

- Dans le menu Effets, Utiliser la fonction Amplification

