

## **Utilisation du logiciel Mesurim pour créer une échelle à partir d'une lame micrométrique**

### **Protocole pour créer une échelle avec MESURIM**

- dans Image : choisir créer et modifier échelle.
- cocher échelle à définir.
- choisir la couleur et cocher longueur.
- mettre comme valeur la longueur correspondant à l'intervalle entre deux graduations et comme unité  $\mu\text{m}$ .
- tracer avec la souris un trait perpendiculaire entre deux graduations.
- valider et enregistrer votre échelle selon le nom du grossissement.